

セルの洗浄マニュアル

※使用後のセルは、基本的にできるだけ乾燥させないようにする。



1.使用されたセルを回収したら、まず、ヘルマネックス原液をポンプで流してセル(窓の石英ガラスの部分)を満たし、
・(接着タイプ)3時間程度(3時間を超えないように)
・(非接着タイプ)3時間以上(厳密では無い)
浸け置きをする(室温でOK)
ヘルマネックスはBL-10C外周棚に保管されている。

2.浸け置き後、ポンプを使って十分に水洗いを行なう。1~2ml分のミリQ水を流す。



3.洗浄後、セルには水を流してポリエチレンチューブの先の方まで十分に水で満たし、先端同士をシリコンチューブで繋いで封じる。



4.「水:利用可」などと記載して、ユーザーに供出する(セル入れに入れておく)。